

# TỦ SẤY UF 110 MEMMERT



## 1. Thông số kỹ thuật

- Hãng sản xuất: Memmert – Đức
- Model: UF110 – Memmert
- Thông số kỹ thuật khác:
  - + Thể tích: 108 L
  - + Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 (nhỏ hơn 39 mm dành cho quạt) mm
  - + Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm phòng thí nghiệm (LIMS);
  - + Số khay cung cấp: 02;

+ Số giờ để khay tối đa: 05;

## **2. Chức năng:**

Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:

+ Trong ngành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

+ Sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy

+ Chuẩn bị mẫu trong lĩnh vực nghiên cứu

+ Trong công nghiệp cho việc lão hóa nhựa

+ Làm ấm các chần trong bệnh viện, các dung dịch rửa . . .

## **3. Cách vận hành**

- Mở cửa tủ, cho vật liệu cần sấy vào
- Kết nối nguồn cho tủ sấy
- Bật nguồn cho tủ sấy.
- Set nhiệt độ, thời gian sấy sau đó ấn nút CONFIRM
- Đóng cửa tủ vào và thực hiện quá trình sấy
- Quá trình sấy thực hiện xong, tắt thiết bị.
- Rút nguồn thiết bị.

### ***Lưu ý:***

- Set nhiệt độ sấy vật liệu phù hợp
- Khi lấy vật liệu ra tránh bị tổn thương